

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TPS-HW6**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TPS-HW6**

(Do CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng cung cấp).

Cân điện tử TPS-HW được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát TPS có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Nhập Khẩu và phân phối, TPS-HW đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.

Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

Hướng dẫn cách cân.

- Mở cân bằng cách nhấn phím ON/OFF (phím cơ bên hông phía dưới cân), chờ khi cân hiển thị 0.0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

Trừ Bì.

- Khi cân ở trạng thái 0.0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **TARE** cân tự động trừ bì và hiển thị 0.0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.

Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **TARE** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt.

Ý nghĩa các phím chức năng.

Phím: **UNITS** Là phím chọn và chuyển đổi đơn vị (các đơn vị : g/lb, tl/t,oz...).

Phím: **QUANTITY CHECK** là phím thiết lập giới hạn trên và giới hạn dưới của cân.

Phím: **TOTAL** Là phím lấy mẫu đếm (trong phần cài đặt, phím này có chức năng vào chế độ đếm mẫu).

Phím: **M+** Là phím có chức năng lưu và chuyển sang chế độ tiếp theo.

Phím: **%** Là phím tính phần trăm % .

Phím: **SAMPLE** là phím đếm mẫu sản phẩm .

Phím: **UNIT WEIGHT** Là phím thoát ra trong khi cài đặt chương trình cân.

Phím: **TARE** Là phím trừ bì,(trong hiệu chuẩn, phím này có chức năng chuyển đổi giá trị cân và sai số - di chuyển giảm) .

Phím: **ZERO** Là phím dùng để ổn định cân ở mức “0”,(trong hiệu chuẩn, phím này có chức năng chuyển đổi giá trị cân và sai số di chuyển tăng) .

Phím: **CE** Là phím xóa, dùng để xóa dữ liệu đã làm trước đó .

Cách tính phần trăm:

- Đặt vật muốn gán cho nó là 100% lên đĩa cân, sau khi cân ổn định bấm phím [%], màn hình hiển thị [P 100].

- Khi lấy vật xuống màn hình hiển thị [P 0] .

- Đặt vật cần tính phần trăm lên đĩa cân sẽ cho ra kết quả.

- Bấm [%] một lần nữa để thoát ra chế độ tính phần trăm.

Cài đặt chế độ cộng dồn:

Dữ liệu đang được mô tả cho cân HW30kg

Bước 1: Ta bỏ 1 quả 1kg lên bấm phím [M+] màn hình hiển thị [ACC 1]

Bước 2: bỏ quả 1kg xuống, bỏ tiếp tục quả 2kg lên Bấm [M+], màn hình cân hiển thị [ACC 2].

Bước 3: Xem tổng 2 lần cân có khối lượng là bao nhiêu ta bấm phím[TOTAL], màn hình sẽ hiển thị [3000.0], hiển thị tổng trọng lượng của 2 lần.

Muốn xóa cộng dồn ta bấm phím [TOTAL] rồi bấm tiếp [CE].

Cách Calibration (hiệu chuẩn)

Dữ liệu đang được mô tả cho cân HW 30kg

- Nhấn giữ phím CE và TARE cho tới khi hiện màn hình hiện [C 30.0] thì buông tay.

- Nhấn phím M+ màn hình hiện [d 0.5] .

- Nhấn phím M+ màn hình hiện ra một dãy số nội.

- Nhấn phím M+, màn hình hiển thị [L1 0.0] Bấm phím số 1,lúc này bỏ 1/3 tải trọng cần canh lip - ở đây ta sẽ bỏ 1kg lên.(nếu là cân 15kg thì ta bấm phím số 5 và bỏ 5kg quả lên).Chờ cho cân ổn định -Nhấn phím M+ màn hình hiện ra một dãy số nội nữa, bấm M+, màn hình hiển thị [L2 0.0] Bấm phím số 2, lúc này bỏ 2/3 tải trọng

cần canh lip ở đây là ta bỏ 2kg lên. Chờ cân ổn định

- Nhấn phím M+ màn hình hiện ra một dãy số nội nữa, bấm M+, màn hình hiển thị [L3 0.0] Bấm phím số 3, lúc này bỏ 3/3 tải trọng cần canh lip ở đây là ta bỏ 3kg lên. Chờ cân ổn định, nhấn phím M+, màn hình hiện ra một dãy số nội, tiếp tục bấm M+ cho đến khi màn hình hiện PASS. Kết thúc quá trình canh lip bằng cách nhấn phím M+

Quá trình hiệu chuẩn xong, chúng ta có thể sử dụng cân bình thường.

Lúc này cân đã được hiệu chuẩn xong.

Pin sạc

Cân điện tử TPS-HW3, Cân điện tử TPS-HW6, Cân điện tử TPS-HW15, và Cân điện tử TPS-HW30 sử dụng pin sạc 6V/4.5AH kích thước (70 x 47 x 100) mm, sử dụng trong 80 giờ cho 1 lần sạc đầy.

Khi cân ở vị trí có biểu tượng PIN xuống nấc cuối cùng thì nên sạc nguồn cho cân, thời gian sạc lần đầu là 8 giờ liên tục, các lần sạc sau là 1 giờ, khi đang sạc, biểu tượng của PIN hiển thị sẽ báo trạng thái nạp bình, khi nạp đầy thì biểu tượng sẽ ngừng lại.

Lưu ý: Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch sạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình rồi mới cắm sạc, khi sạc đầy thì phải rút nguồn sạc. Sử dụng đúng sạc theo cân, không cắm sạc liên tục khi bình đã đầy, khi không sử dụng cân trong thời gian dài thì nên sạc định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ.

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay công ty tại địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại (028) 62.888.666 di động có Zalo 0915.999.111.